

苏木素染液

产品编号	产品名称	规格
BL702A	苏木素染液	100 ml
BL702B	苏木素染液	500 ml

产品简介:

本公司生产的苏木素染液可以用于病理切片和免疫组化的细胞核的染色。细胞中的细胞核是由酸性物质组成，它与碱性染料（苏木素）的亲合力较强。因此细胞或组织切片经苏木素染色液染色后，细胞核被苏木素染成鲜明的蓝紫色。

使用说明:

石蜡切片在经过脱蜡至水后，或者是免疫组化反应显色完全后，可用蒸馏水或自来水冲洗几分钟，然后用苏木素染核，用 1% 盐酸酒精分化后经自来水冲洗，氨水返蓝或者流水冲洗，梯度酒精（70-100%）脱水，二甲苯透明后，用中性树胶封固即可。

注意事项:

- 1、气温较低时苏木素染色不易着色，可适当延长染色时间。
- 2、请在有效期内使用。试剂盒储存时，避免高、低温及阳光直射。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，18 个月有效。