

## Western 一抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL506A	Western 一抗稀释液	100 ml

### 产品简介:

Western 一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时一抗(Primary Antibody)的稀释和配制。使用本 Western 一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4°C保存和使用不少于六个月, 可以反复多次用于 Western, 节约抗体。按照每个一抗稀释 10 毫升计算, 一个包装的 Western 一抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次一抗。

### 使用说明:

参考所用的一抗的说明, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后, 可以回收稀释的一抗, 4°C保存, 以用于下次的 Western。

### 注意事项:

- 1、为了使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

4°C短期保存 3 个月, -20°C保存一年有效。