

1×电泳转移缓冲液（转膜液）

产品编号	产品名称	规格
BL626A	1×电泳转移缓冲液（转膜液）	5×1 L

产品简介:

Western 转膜缓冲液(Western Transfer Buffer)可以用于 Western 时湿法电转膜。

本 Western 转膜缓冲液按常规方法配置，为预混粉末，不含 SDS 和甲醇，便于储存、操作简单。本 Western 转膜缓冲液可以回收，回收后可以再使用 2~3 次。

使用方法:

将粉末全部溶解于 800 ml 蒸馏水中，补加 200 ml 甲醇，即配成 1L 1×转膜缓冲液，用于湿转法转膜。

注意事项:

- 1、如果转膜缓冲液颜色变成浅棕色或黄褐色，应该丢弃。
- 2、本产品不含 SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为 0.025-0.1%）
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，两年有效。配成溶液后 4℃保存，有效期 6 个月。