

## Immunofluorescence Secondary Antibody Dilution Buffer

### 免疫荧光染色二抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL737A	免疫荧光染色二抗稀释液	100 mL

#### 产品简介:

免疫荧光染色二抗稀释液是免疫荧光实验（Immunofluorescence, IF）中的常用试剂，因为抗体为了保证其标记物具有较高的活性，所以一般都是以较高的浓度保存运输，在免疫染色中为了获得较好的染色效果都需要对抗体进行适当的稀释。经本产品稀释的荧光二抗 4℃ 保存 6 个月，可反复使用。

#### 使用方法:

1. 本产品无需稀释，开盖即用。
2. 按照抗体使用说明，根据比例稀释即可。

#### 注意事项:

1. 本产品属蛋白制剂，室温放置过久易导致蛋白的降解和活性丧失。
2. 反复冻融亦会导致蛋白活性的丧失。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

4℃ 保存，6 个月有效。

