

Immuno Staining Primary Antibody Dilution Buffer

免疫染色一抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL907A	免疫染色一抗稀释液	100 mL

产品简介:

免疫染色一抗稀释液(Immunol Staining Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于免疫染色时一抗(primary antibody)的稀释和配制;使用本产品稀释和配制的一抗可以在 4°C保存 6 个月,可以反复多次用于免疫染色,按照每个一抗稀释 10ml 计算,100ml 免疫染色一抗稀释液可以稀释 10 次一抗。

使用方法(仅供参考):

1. 参考所用的一抗的说明书,以及样品中目的蛋白的含量,按照适当比例稀释一抗。
2. 一抗稀释后即可直接用于免疫染色。
3. 一次免疫染色结束后,可以回收稀释的一抗,4°C保存,以用于下次的免疫染色。

注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在 4C 进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4°C保存,12 个月有效。

