

## Nabac Elimination Reagent

### 黑胶虫去除试剂

产品编号	产品名称	规格
BL1079A	黑胶虫去除试剂	400ul

#### 产品简介:

本产品主要成分为抗菌素，可以用于控制灭杀血清、培养基、细胞中的“黑胶虫”，对常见的细菌也有一定的抑制与清除作用。本产品在清除大部分种类“黑胶虫”的同时，几乎不影响细胞本身的生长增殖，确保细胞实验能够正常进行。

#### 使用方法:

- 1、使用前瞬时离心混匀。
- 2、确认需要处理的细胞密度在 50%-70%。
- 3、弃除原本的培养基，用 PBS 清洗细胞 2-3 次，加入新鲜含有黑胶虫去除试剂的完全培养基（建议稀释比例为 1:500，即 5ml 培养基中加入 10ul 黑胶虫去除试剂），放入培养箱中正常培养。
- 4、每两天用含黑胶虫去除试剂的完全培养基换液或者传代一次，连续处理三次，“黑胶虫”现象即有明显消除。

#### 注意事项:

- 1、稀释比例可根据具体的细胞情况进行调整，一般在 1:400-1:1000 之间进行调整。
- 2、因环境中依然可能存在污染源，为了防止细胞再次污染，建议继续使用含去除试剂的完全培养基培养 1-2 周，以达到预防的效果。
- 3、本产品中含有抗菌素，请勿与其他抗生素添加剂混用，以免产生拮抗作用。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

-20℃ 保存，有效期一年。

