

TB Medium

TB 培养基粉剂 (Terrific Broth)

产品编号	产品名称	规格
BL1176A	TB培养基粉剂 (Terrific Broth)	1L

产品简介:

Terrific 肉汤又称 TB 培养基，可用于多种细菌培养，是分子生物学常规试剂。TB 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、甘油、磷酸盐、琼脂粉等组成，其胰蛋白胨和酵母提取物的浓度比常规 LB 培养基高，充分溶于无菌水，加热并制成固体平板。如果严格要求无菌，经 15psi 高压灭菌 20min。

产品组分:

产品编号	产品名称	规格
BL1176A -1	试剂(A): TB 培养基粉剂	1L
BL1176A -2	试剂(B): 甘油	8mL

使用方法: (仅供参考)

1. 试剂(A)、试剂(B)同时溶于无菌水并加入合适的抗菌素和菌种进行培养。
2. 如需无菌，试剂(A)、试剂(B)同时溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min。

注意事项:

1. 注意无菌操作，尽量避免污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，两年有效。

