

Microorganism Elimination Reagent for Incubator

培养箱除菌剂

产品编号	产品名称	规格
BL1080A	培养箱除菌剂	500ml

产品简介:

本产品专门用于抑制和清除培养箱中的微生物，多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。本产品无色无味，作用完毕后分解为水和氧气，没有任何毒性和毒副产物，可替代 75%酒精和 84 消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂，可适用于细胞培养箱的日常杀菌处理。

使用方法:

先将培养箱清理干净，直接将本产品喷洒在培养箱的内壁、隔板、水盘等处，建议喷洒三层，可快速杀灭常见微生物，也可以用脱脂棉球或者干净的纸巾浸泡除菌剂后进行局部擦拭，然后密闭 20-30min 保证消除效果后再进行使用。建议 7-10 天处理一次，搭配水盘除菌剂（BL1081A）使用效果更好。

注意事项:

- 1、本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，有效期一年。

