

Phosphate Buffered Saline (10×, premixed powder)

PBS 缓冲液 (10×, 干粉)

产品编号	产品名称	规格
BL1425A	PBS缓冲液 (10×, 干粉)	1L

产品简介:

磷酸盐缓冲盐溶液简称 PBS，是生物学中最常用的缓冲液。PBS 由 Na_2HPO_4 和 NaH_2PO_4 构成稳定的 pH 缓冲体系，由 NaCl 和 KCl 提供等渗条件。

本产品为预混粉末，使用时请用蒸馏水或去离子水溶解配制成 10× 或 1× 后使用。

使用方法:

本产品为预混粉末，无需调节 pH 值，直接用蒸馏水或去离子水溶解混匀并定容至 1 升，即可配制成 1 升 10× PBS 缓冲液。

注意事项:

- 1、配制好的 PBS (1×) 溶液需在 1-2 周内使用完毕。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，两年有效。

