

LB Broth (Powder)

LB 液体培养基（干粉）

产品编号	产品名称	规格
BL1056A	LB 液体培养基（干粉）	1L

产品简介:

LB 培养基(Luria-Bertani Broth)是最经典的细菌培养基, 又称 LB 肉汤培养基, 本品为预混粉末, 将胰蛋白胨和酵母浸粉, 以及氯化钠 (NaCl) 预混合好, 溶于无菌水即可使用。本产品可用于各种细菌培养, 是微生物学和分子生物学常用培养基。

产品成分:

胰蛋白胨: 10g、酵母浸粉: 5g、氯化钠: 10g

使用方法:

- 1、每瓶 LB 液体培养基（干粉）溶于 1000 mL 无菌水, 充分溶解。也可 121°C 高压灭菌 15~20min。
- 2、根据需求加入合适的抗生素。

注意事项:

- 1、本产品营养物质丰富, 溶解后 4°C 保存。
- 2、注意在超净台中操作, 防止细菌污染。
- 3、为了您的健康和安全, 请穿着实验服并戴一次性手套或乳胶手套操作。

保存方法:

室温保存, 有效期二年。