

Tris-Acetate-SDS Running Buffer (Powder)

Tris-Acetate-SDS 电泳缓冲液(1×, 粉末)

产品编号	产品名称	规格
BL1563A	Tris-Acetate-SDS电泳缓冲液(1×, 粉末)	10×500ml

产品简介:

Tris-Acetate-SDS 电泳缓冲液是适用于 Tris-Acetate 体系凝胶的电泳缓冲液，常用于分离大分子，适用于变性电泳 SDS-PAGE。

本产品以粉末形式提供，每一小包可配制 500mL 1×工作液。

使用方法（仅供参考）：

- 1、取 1 小包，将粉末全部倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水或去离子水到 400mL，充分溶解。
- 2、定容到 500mL，即为 1×工作液。
- 3、混匀后即可使用。
- 4、未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4°C可保存 1-2 周。

注意事项:

- 1、1×工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周。
- 2、本电泳液适用于 Tris-Acetate 缓冲体系凝胶，请勿用于其它缓冲体系凝胶。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，2 年有效。

