

Modified Masson Trichrome Stain Kit

改良 Masson 三色染色试剂盒

产品编号	产品名称	规格
BL1538A	改良 Masson 三色染色试剂盒	8×50ml

产品简介:

结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维：胶原纤维、网状纤维、弹力纤维，而胶原纤维是分布最广、含量最多的一种纤维。Masson 三色染色又称马松染色，是结缔组织染色中最经典的一种方法，是胶原纤维染色权威而经典的技术方法。所谓三色染色通常是指染细胞核和能选择性的显示胶原纤维和肌纤维，该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关：分子的大小由分子量来体现，小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织；而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织，然而淡绿或苯胺蓝的分子量都很大，因此 Masson 染色后肌纤维呈红色，胶原纤维呈绿色（淡绿）或蓝色（苯胺蓝），主要用于区分胶原纤维和肌纤维。

改良 Masson 三色染色试剂盒与常规 Masson 三色染色的区别在于采用天青石蓝苏木素淡染细胞核，其特点在于分化时间短（1~2min），色彩清晰鲜艳，适用范围广，适宜于组织的石蜡切片、冰冻切片等染色；所染切片保存时间长且不易褪色；胶原纤维呈蓝色，肌纤维、胞质、纤维素、角蛋白和红细胞呈红色，胞核呈蓝褐色，主要用于区分胶原纤维和肌纤维。

产品组分:

产品编号	产品名称	规格	保存条件
BL1538A-1	Bouin 液	50ml	RT
BL1538A-2	天青石蓝染色液	50ml	4℃避光
BL1538A-3	Mayer 苏木素染色液	50ml	4℃避光
BL1538A-4	酸性乙醇分化液	50ml	RT
BL1538A-5	丽春红品红染色液	50ml	RT 避光
BL1538A-6	磷钼酸溶液	50ml	RT 避光
BL1538A-7	苯胺蓝染色液	50ml	RT 避光
BL1538A-8	弱酸溶液	50ml	RT

使用方法（仅供参考）:

- 1、组织固定于 10%福尔马林固定液，常规脱水包埋，切片厚 4μm，常规脱蜡至水。
- 2、切片入 Bouin 液，室温作用一晚或置于 37℃温箱内 2h 进行媒染，然后流水冲洗至切片上的黄色消失。
- 3、天青石蓝染色液滴染 2~3min，稍水洗。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



- 4、Mayer 苏木素染色液滴染 2~3min，稍水洗。
- 5、酸性乙醇分化液分化数秒，流水冲洗 10min。
- 6、丽春红品红染色液滴染 10min，蒸馏水稍冲洗。
- 7、磷钼酸溶液处理约 10min。
- 8、倾去上液，切片不用水洗，直接滴入苯胺蓝染色液染 5min。
- 9、弱酸溶液处理 2min。
- 10、95%的乙醇快速脱水。无水乙醇脱水 3 次，每次 5~10s。
- 11、二甲苯或脱蜡透明液透明 3 次，每次 1~2min，中性树胶封固。

染色结果:

胶原纤维	蓝色
肌纤维、胞质、纤维素、角蛋白和红细胞	红色
细胞核	蓝褐色

注意事项:

- 1、切片脱蜡应尽量干净。酸性乙醇的分化时间应根据切片薄厚，组织的类别和新旧而定。
- 2、磷钼酸的作用一方面是使染上红色的胶原纤维被分化成无色或淡红色，而肌纤维纤维素等仍呈鲜红色；另一方面对胶原纤维起媒染作用，使胶原纤维与苯胺蓝液较易结合。
- 3、苯胺蓝液染色后用弱酸溶液处理，目的是除去原浆内的蓝色，使染色鲜艳和清晰。
- 4、弱酸溶液可使色彩更清晰鲜艳，如使用量大，可用 0.1~0.3%乙酸溶液替代。
- 5、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4°C避光保存，1 年有效。

