

## Clean and Environmental Mounting Medium

### 超净环保封片胶

产品编号	产品名称	规格
BL1519A	超净环保封片胶	100ml

#### 产品简介:

超净环保封片胶的主要成份是合成树脂、烷烃、辛酯等，适用于染色后的封片，能使染色后的组织、细胞固封于载玻片和盖玻片之间，不与空气直接接触，避免氧化褪色；可使组织片、细胞片在封片胶的充实下，其折光率能与玻片的折光率相近，从而使镜检效果更清晰。本产品不含二甲苯，对环境友好，切片保存 10 年渐褪色。

#### 使用方法:

封片时滴加 0.5~1 滴在标本正中间，轻轻盖上盖玻片，待胶液扩散满整个盖玻片即可。

#### 注意事项:

- 1、滴加封片胶前，切片必须吹干或烘干其透明液或脱水剂。
- 2、使用时注意通风，避免接触皮肤、黏膜。
- 3、请勿新旧液混合使用。
- 4、使用前不宜搅拌或晃动，避免封片产生气泡。
- 5、每次使用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。在有效期内，开封后 1 年内使用完。
- 6、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件:

室温避光保存，有效期 2 年。

