

Reduced Serum Medium, with Phenol Red

减血清培养基，含酚红

产品编号	产品名称	规格
BL1524A	减血清培养基，含酚红	100ml
BL1524B	减血清培养基，含酚红	500ml

产品简介：

本产品是一种以 Minimal Essential Medium (MEM) 为基础经过改良得到的减血清培养基，含有 HEPES 和碳酸氢钠缓冲液，并添加了次黄嘌呤、胸苷、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺、微量元素及生长因子，能够在减少血清用量 50% 的情况下正常培养细胞，包括 Sp2/0、AE-1、CHO-K1、BHK-21、HEK 293T、Vero 等。本产品还可以用于细胞转染，与阳离子脂质体转染试剂 (BL623/BL632) 搭配使用。

使用方法：

按常规培养基（加入 5% 血清）进行细胞培养或者参考阳离子脂质体转染试剂的操作步骤进行使用。

注意事项：

- 1、本产品富含营养物质，在使用过程中应注意无菌操作，避免污染。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

4℃ 保存，有效期一年。

