

Tris-Glycine-Native Running Buffer (Powder)

Tris-Glycine-Native 电泳缓冲液（粉末）

产品编号	产品名称	规格
BL1375A	Tris-Glycine-Native电泳缓冲液（粉末）	10×500ml

产品简介:

Tris-Glycine 电泳缓冲液是适用于 Tris-甘氨酸体系凝胶的电泳缓冲液，不适合用于 Hepes, Bis-tris 等缓冲体系的凝胶。本产品适用于非变性电泳 Native-PAGE。

本产品以粉末形式提供，共 10 小包，每小包可配制 500ml 1×工作液。

使用方法:

- 1、将 1 小包粉末全部倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约 400ml，充分溶解。
- 2、定容到 500ml，即为 1× Tris-Glycine-Native 电泳缓冲液工作液。
- 3、混匀后即可使用。
- 4、未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存 2-3 天，4℃可保存 1-2 周。

注意事项:

- 1、1×工作液配制好后，使用时间不宜超过 2 周。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，2 年有效。

