

Microorganism Elimination Reagent for Water Bath

水浴锅除菌剂

产品编号	产品名称	规格
BL1082A	水浴锅除菌剂	100ml

产品简介:

本产品专门用于抑制和清除水浴锅中的微生物，多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。本产品无色无味，作用完毕后分解为水和氧气，没有任何毒性和毒副产物，可替代传统的硫酸铜等易腐蚀的消毒试剂，可适用于水浴锅的日常杀菌处理。

使用方法:

- 1、首先将水浴锅内的水盘清理干净，建议使用细胞房除菌剂（BL1078A）或者 75%酒精等消毒溶液擦拭表面。
- 2、在处理过的水浴锅中加入正常体积的水，按照 1:1000 比例加入水浴锅除菌剂（例如 10L 水加入 10ml 水浴锅除菌剂）
- 3、需要再添加水时，按照同样的比例加入水浴锅除菌剂即可，
- 4、建议 7-10 天更换一次。

注意事项:

- 1、本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
- 2、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，有效期一年。

