

Phosphate Buffered Saline with Tween-20 (Instant Powder)

PBST（即用型干粉）

产品编号	产品名称	规格
BL1684A	PBST（即用型干粉）	1L

产品简介:

PBST 缓冲液中含有非离子型阻断去垢剂 Tween-20，广泛用于 ELISA、WB 等免疫分析实验中，常用作洗涤缓冲液，也常用于抗体的稀释以及封闭液的配制。本 PBST（即用型干粉）为白色至类白色速溶颗粒，操作简便，使用方便。

PBST 的主要成分是氯化钠、氯化钾、磷酸盐和 Tween-20，1×PBST 缓冲液中含 137mM 氯化钠、2.7mM 氯化钾，10mM 磷酸盐，0.05% Tween-20。

使用方法:

量取约 600ml 的蒸馏水加入烧杯，缓慢加入 1 袋 PBST（即用型干粉）的全部内容物，搅拌溶液直至完全溶解。加入蒸馏水，定容至 1L，即为 1×PBST 缓冲液。

注意：1×溶液的 pH 值为 7.4±0.2（25°C）。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存，两年有效。

