

Transport Swabs, With Peptone Water Medium

10ml 样本运输管, 含缓冲蛋白胨水, 内置拭子

产品编号	产品名称	规格
BL1828A	10ml样本运输管, 含缓冲蛋白胨水, 内置拭子	50支/盒

产品简介:

缓冲蛋白胨水是一种预富集的非选择性的缓冲溶液。它可以修复受损细胞, 促进样本中目标细菌的恢复, 用于食品和奶制品厂检测沙门氏菌。

10ml 预灌装体积, 搭配高品质海绵拭子, 拭子杆安全固定在管盖上, 可以作为取样时的“手柄”, 便于控制。常用于物表微生物的采集和运输。

产品特点:

即时便捷采样, 易于运输

有效收集生物样本, 维持其生物活性

高品质海绵拭子, 样本释放率高

采样拭子头面积大, 满足多角度的表面涂抹, 提高采样率

使用方法:

- 1、将拭子头用培养基预湿润后在表面擦拭取样。
- 2、采样后将拭子头放回培养基中。
- 3、充分混匀液体, 将样本接种到合适培养基上培养分析。

注意事项:

1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 有效期 18 个月。

