

Transport Swabs, With Saline Medium

10ml 样本运输管, 含中和溶液(生理盐水), 内置拭子

产品编号	产品名称	规格
BL1826A	10ml样本运输管, 含中和溶液(生理盐水), 内置拭子	50支/盒

产品简介:

中和溶液推荐用于检测在奶制品和食品设备上发现的微生物。这些设备往往经过含氯或季铵盐化合物消毒处理。由于中和剂中通常含有卵磷脂、聚山梨酯 80 和硫代硫酸钠, 可以用于中和表面上的抗菌或抗微生物的清洗剂, 以便清楚地呈现出任何可能存在的细菌。

10ml 预灌装体积, 搭配高品质海绵拭子, 拭子杆安全固定在管盖上, 可以作为取样时的“手柄”, 便于控制。常用于物表微生物的采集和运输。

产品特点:

- 即时便捷采样, 易于运输
- 有效收集生物样本, 维持其生物活性
- 高品质海绵拭子, 样本释放率高
- 采样拭子头面积大, 满足多角度的表面涂抹, 提高采样率

使用方法:

- 1、将拭子头用培养基预湿润后在表面擦拭取样。
- 2、采样后将拭子头放回培养基中。
- 3、充分混匀液体, 将样本接种到合适培养基上培养分析。

注意事项:

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 有效期 18 个月。

