

Tris-Glycine-SDS Running Buffer (Power)

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (1×, 粉末)

产品编号	产品名称	规格
BL603A	Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (1×, 粉末)	1 L
BL603C	Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (1×, 粉末)	10×1 L
BL603D	Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液 (1×, 粉末)	50×1 L

产品简介:

Tris-Glycine-SDS 电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。本产品为粉剂, 使用前加双蒸水定容到 1L 即可。

主要成分:

Tris-base	25mM
甘氨酸	250mM
SDS	0.1%

使用方法:

使用时用双蒸水稀释到 1000ml 后即可使用。

溶解后请尽快使用。

注意事项:

1、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。

2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 两年有效。