

Western Primary Antibody Dilution Buffer

Western 一抗稀释液

产品编号	产品名称	规格
BL506A	Western 一抗稀释液	100ml
BL506B	Western 一抗稀释液	500ml

产品简介:

Western 一抗稀释液(Western Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时一抗(Primary Antibody)的稀释和配制。使用本 Western 一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4°C保存和使用一周,可以反复多次用于 Western, 节约您宝贵的抗体。

按照每个一抗稀释 10ml 计算, 100ml 和 500ml 包装的 Western 一抗稀释液可以稀释 10 次或 50 次一抗。

使用方法(仅供参考):

参考所用的一抗的说明, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后, 可以回收稀释的一抗, 4°C保存, 以用于下次的 Western。

注意事项:

1. 本产品不含有叠氮钠, 可以用于 HRP 标记一抗的稀释。
2. 为了能使抗体可以反复多次使用, 建议尽量在 4°C进行一抗和蛋白膜的结合反应, 以减缓一抗的衰减速度。
3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

4°C短期保存 3 个月, -20°C保存一年有效。

