

4% Paraformaldehyde Fixative

4% PFA 固定液

产品编号	产品名称	规格
BL539S	4% PFA固定液	100ml
BL539A	4% PFA 固定液	500ml
BL539B	4% PFA 固定液	5L

产品简介:

组织细胞中的大多数肽类激素、蛋白质为水溶性，在进行病理研究之前必需固定。多聚甲醛能很好地保存组织的抗原性和细微结构，与福尔马林相比更适用于小动物组织标本的固定，也非常适合组织和细胞的光镜病理或免疫化学研究。

本产品为 4% PFA 的缓冲溶液，pH 为中性。用于组织和细胞标本的固定。

使用方法:

将组织标本放入本产品中，固定 24h 左右即可。细胞爬片固定 15min 即可。

注意事项:

- 1、本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

常温保存，12 个月有效。

